

# BagSeal<sup>®</sup>

Установка для термического  
запаивания пакетов



- Простая и безопасная конструкция
- Лучшая герметизация
- Быстрое запаивание
- Проста в применении
- Не загрязняет окружающую среду

## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для запаивания фильтровальных пакетов **BagFilter** и **BagPage**. Также позволяет запаивать пакеты для стерилизации мелких инструментов.

**2 модели:**

- BagSeal<sup>®</sup> 400 : пакеты по 80, 100, 400 мл.
- BagSeal<sup>®</sup> 3500: пакеты от 80 до 3500 мл.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1 Поставьте пакет **BagFilter**, наполненный жидкостью, на подставку с бортиком.
- 2 Положите верхний край пакета на нижний запаивающий брусок.
- 3 Опустите рукоятку, чтобы зажать пакет, и оставьте под давлением.
- 4 Теперь пакет можно поместить в инкубатор или печь для утилизации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Размеры	<b>BagSeal<sup>®</sup> 400</b>	<b>BagSeal<sup>®</sup> 3500</b>
	35 x 26 x 32 см 13.8" x 10.2" x 12.6"	55 x 47 x 35 см 21.6" x 18.5" x 13.8"
Вес	8 кг	20 кг
Размеры запаивающих поверхностей	260 x 5 мм	500 x 5 мм
Мощность	700 Вт	800 Вт
Сеть:	110/220В - 50/60Гц	110/220В - 50/60Гц

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ  
РОССИИ, УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ  
компания "СИМАС"  
Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1  
тел/факс (495) 980-39-37, 781-21-58, 311-22-09, 319-22-78  
info@simas.ru  
www.simas.ru

Наш филиал в Украине:

simaslab@ukrpost.ua

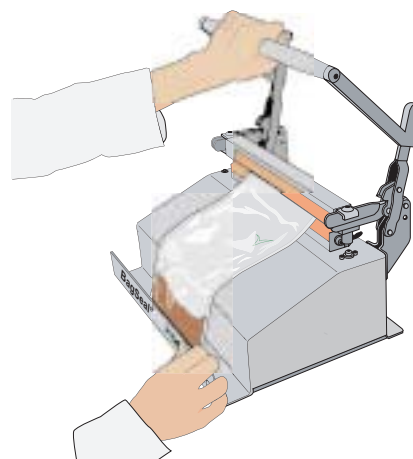

interscience