

Бумажные тесты для обнаружения следов крови и спермы



Peroxtesmo KM - тестовая бумага для определения следов крови в криминальных исследованиях и судебной практике.

Образец вызвавшего подозрение материала замачивают в воде или физрастворе на 1 минуту. Затем пакетик с листком открывают и помещают на влажный образец. Обесцвечивание бумаги через несколько секунд означает присутствие следов крови.

Phosphatesmo KM - тестовая бумага для определения следов спермы в криминальных исследованиях и судебной практике.

Материал, который необходимо тестировать, проверяется на подозрительные пятна. В свете кварцевой лампы ткани проявляют синеватое, белое или желтоватое флуоресцентное сияние, на котором хорошо видны пятна.

Преимущество **Phosphatesmo KM** в том, что он позволяет – прямо на месте преступления – быстрое определение наличия спермы в подозрительных следах.

Цветная реакция: тестовая бумага взаимодействует с кислой фосфатазой (пятнами спермы) образуя фиолетовые точки на белом фоне.

Реакция не заменяет микроскопическое определение живых сперматозоидов.

Определяемое вещество	Название теста	Упаковка	Код
Кровяной след (пероксидаза)	Peroxtesmo KM	25 листов 15x30 мм в коробке	906 05
Сперма (кислая фосфатаза)	Phosphatesmo KM	25 листов 15x30 мм / коробке	906 07

Цена без НДС (НДС не облагается), на условиях «Склад г.Москва».

Компания «СИМАС»- эксклюзивный дистрибьютор компании **MACHERY NAGEL** (Германия).